

CELLBANKER®

ご愛顧感謝キャンペーン

that's
GOOD
science!

期間: 2017年8月1日(火) ~ 9月29日(金)

CELLBANKER® シリーズは長年の実績を誇る細胞凍結保存液で、多くのお客様にご利用いただいております。今回のキャンペーンでは皆様のご愛顧に感謝して、本シリーズを**20%OFF**の特別価格にてご提供いたします。

- 融解時の細胞生存率が良好
- 試薬の調製が要らず、そのまま使用可能。凍結保存操作が簡単
- プログラムフリーザー不要。-80℃ディープフリーザーで急速凍結保存が可能
- 血清タイプと無血清タイプをラインナップ

20%OFF

製品名	容量	製品コード	価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
CELLBANKER® 1	100 ml	CB011	¥14,800	¥11,840
	20 ml × 4	CB013	¥14,000	¥11,200
CELLBANKER® 1plus	100 ml	CB021	¥12,800	¥10,240
	20 ml × 4	CB023	¥12,000	¥9,600
CELLBANKER® 2	100 ml	CB031	¥12,800	¥10,240

■ 製品選択ガイド


CELLBANKER® 1

- ✓ 血清含有
- ✓ DMSO含有
- ✓ 20年以上に渡る信頼と実績を誇るロングセラー品



CELLBANKER® 1plus

- ✓ 血清含有
- ✓ DMSO含有
- ✓ CELLBANKER 1のリニューアル品。粘性およびピペッティング操作による泡立ちを抑えたことで、操作性アップ


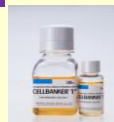


CELLBANKER® 2

- ✓ 血清不含有
- ✓ DMSO含有
- ✓ 無血清培養細胞の凍結保存に最適。ケミカルフリーで動物由来成分不含有



■ 実施例

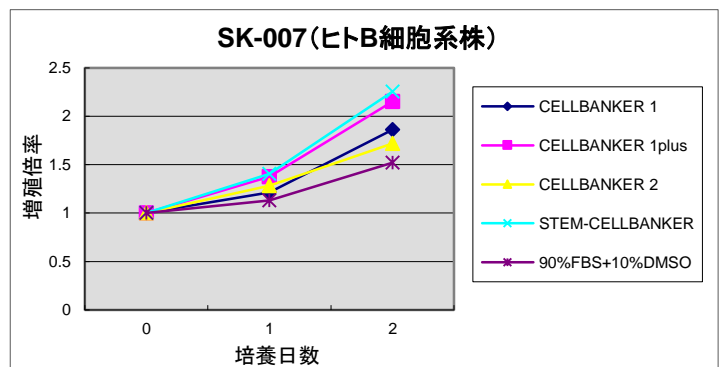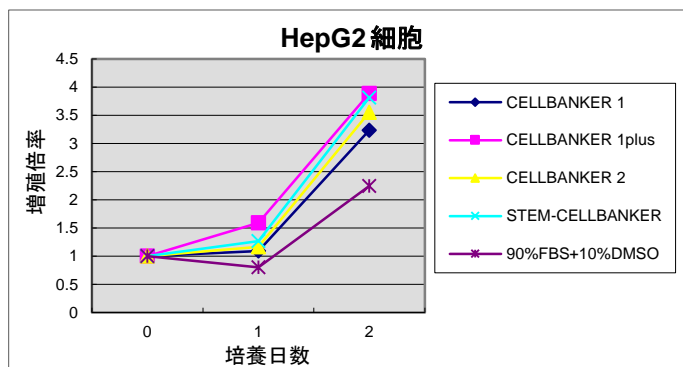

CELLBANKER®シリーズおよび従来の凍結保存液を用いた場合の細胞増殖の比較

各CELLBANKERおよび従来の凍結保存液(90%FBS+10%DMSO)を用いてHepG2およびSK-007細胞を凍結保存後、培養した。CELLBANKERシリーズのいずれの試薬においても、培養開始から1日目、2日目の細胞増殖率が高いことが確認された。

■ 細胞凍結保存試験の一例

		CELLBANKER® 1			CELLBANKER® 1plus		CELLBANKER® 2	
		保存期間 (年)	生存率(%) -80℃	生存率(%) -196℃	保存期間 (年)	生存率(%) -80℃	保存期間 (年)	生存率(%) -80℃
Human	Kidney-derived tumor cell	5	90	90	-	-	-	-
	EBV transformed cell	5	90	90	-	-	5	90
	Melanoma	5	90	90	-	-	5	90
	Caco-2	3	90	-	3	95	-	-
	CEM	5	90	90	-	-	-	-
	Jurkat	10	90	90	3	100	5	90
	K562	10	90	90	3	95	5	90
Mouse	BALL-1	5	90	90	-	-	-	-
	Hybridoma	10	95	95	3	95	5	90
	Myeloma	10	90	90	3	95	5	90
	L929	10	90	90	-	-	5	90
	FM3A	5	90	90	-	-	5	90
	BALB/3T3	5	90	90	-	-	5	90
	M1	5	90	90	-	-	-	-
Rat	YAC-1	5	90	-	3	90	-	-
	RLC-16	5	90	90	-	-	5	90
	NRK	5	90	90	-	-	3	90
Hamster	PC-12	5	90	-	3	95	-	-
	CHO	5	90	90	-	-	3	90
Monkey	V79	5	90	90	-	-	3	90
	COS-1	5	90	90	-	-	3	90
	Vero	5	90	90	-	-	5	90

※その他の細胞についての凍結保存試験データもウェブサイトにてご覧いただけます。

■ 関連製品

製品名	タイプ	容量	製品コード	価格(税別)
STEM-CELLBANKER® GMP grade	幹細胞やiPS細胞等の貴重な細胞に最適化。ケミカルフリーで、動物由来成分を含みません。GMPに準拠した製造および品質管理を実施しています。(★)	100 ml	CB045	¥28,000
		20 ml × 4	CB047	¥28,000
STEM-CELLBANKER® DMSO Free GMP grade	STEM-CELLBANKER GMP gradeのDMSO Freeバージョン。GMPに準拠した製造管理及び品質管理を実施しています。	100 ml	CB061	¥28,000
		20 ml × 4	CB063	¥28,000
HSC-BANKER® GMP grade (注)	造血幹細胞の保存に最適化。GMPに準拠した方法で製造しています。	15 ml	CB071	¥6,000
CELLOTION™	細胞洗浄・回収液	100 ml	CB051	¥7,000

★ STEM-CELLBANKER® GMP gradeは、STEM-CELLBANKER®として原薬等登録原簿(マスターファイル)に登録されています。

注：本製品のご購入に際しては、使用目的に関する確認書の提出が必要です。詳しくは弊社ウェブカタログをご確認ください。
 なお、本製品をヒト造血幹細胞バンク(臍帯血バンク、末梢血バンク及び骨髄バンク)にご利用されるお客様、ならびにヒト造血幹細胞治療を行う医療機関のお客様等へは、初回のご注文のみ弊社からの販売が可能です。2回目以降のお客様へは本製品発売元(ゼノアックリソース株式会社)より直接販売いたします。

製造元 日本全薬工業株式会社 発売元 ゼノアックリソース株式会社

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
 ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
 ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
 ・本チラシ記載の価格は2017年8月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2017年8月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <http://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店