

皆さまのリクエストにお応えし、
お申込み特典の“ディスカウントクーポン”を
さらに充実させました！ (2022年1月)

高成功率・高正確性・高操作性の3拍子揃った新PCR酵素

TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase 無料お試しキャンペーン 特典拡充

キャンペーン期間：～2022年2月28日(月)

キャンペーンお申込み特典の“ディスカウントクーポン”拡充内容

- ✓ Ex Premierの**B包装(800回用)**を**50%OFF**の対象製品に追加
- ✓ クーポンの使用期限を**2022年5月31日まで延長**
- ✓ 使用期限内であれば**何回でも使用可能**



■ ディスカウントクーポン対象製品

※クーポンの使用期限：2022年5月31日(火)ご注文分まで

製品名	容量	製品コード	通常価格 (税別)	クーポン価格 (税別)
新規追加 TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase	800回	RR370B	¥97,000	¥48,500
新規追加 TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase Dye plus	800回	RR371B	¥97,000	¥48,500
TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase	200回	RR370A	¥30,000	¥15,000
TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase Dye plus	200回	RR371A	¥30,000	¥15,000
In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	10回	638947	¥23,000	¥16,100

クーポンのご利用でEx Premierはすべて**50%OFF!** In-Fusion®も**30%OFF!**

Ex Premier無料お試しキャンペーン



Dye-free Dye-plus

Ex Premier 40回用(RR370S or RR371S)を
無料で1本ご提供いたします！

特典のクーポンをゲットいただくためにも、ぜひお申込みください！

★ キャンペーンの詳細やお申込み方法は弊社ウェブサイトをご覧ください

★ Ex Premierの特長および製品リスト

高成功率

GC/ATリッチ、長鎖、クルードなど難増幅サンプルも確実に増幅。サンプルを選びません

高正確性

優れた校正機能を持つα型酵素で高い正確性を保持。クローニング※にも安心してお使いいただけます

高操作性


プレミックスかつ-20℃で不凍のため、調製の手間を軽減。色素入りタイプは電気泳動にも便利です

※増幅産物は平滑末端になるため、そのままではTAクローニングにお使いになれません。

製品名	仕様	容量	製品コード	価格(税別)
TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase	Dye-free 2X premix	40回	RR370S	¥8,000
		200回	RR370A	¥30,000
		800回	RR370B(A×4)	¥97,000
TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase Dye plus	Dye-plus 2X premix	40回	RR371S	¥8,000
		200回	RR371A	¥30,000
		800回	RR371B(A×4)	¥97,000

■ アプリケーションデータ: 長鎖(10 kb)増幅に対する成功率の比較

新製品 **TaKaRa Ex Premier DNA Polymerase**と従来品 **TaKaRa Ex Taq® Hot Start Version**(製品コード RR006A/B)、およびA社高正確・高成功率PCR酵素の性能を比較しました。 ※弊社比較データ

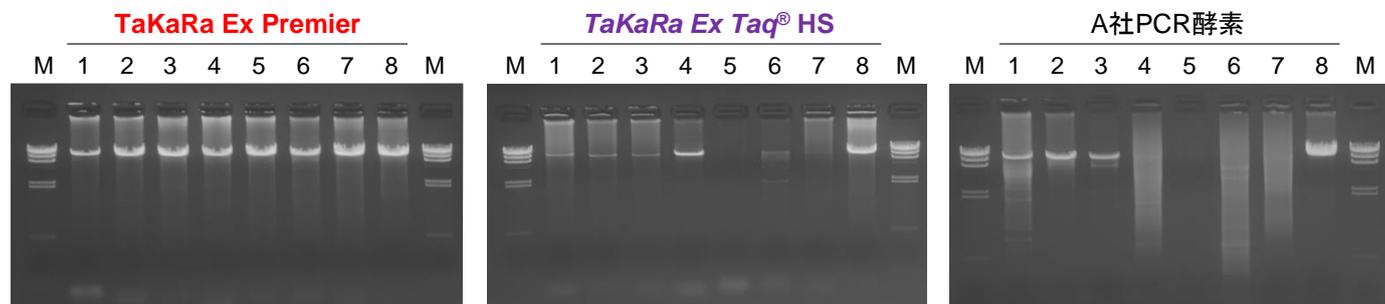

鑄型: Human genomic DNA, 100 ng

レーン1: HBB 2: TP53 3: BCL2 4: TFRC
5: EGFR 6: FGFR 7: IRS1 8: DMD
M: λ-Hind III digest

PCR条件: 各酵素の推奨条件

TaKaRa Ex PremierのPCR条件:

94°C 1 min.
98°C 10 sec.
68°C 5 min. (30 sec./kb) } 30 cycles

ヒトゲノムDNAを鑄型として、各種遺伝子領域(約10 kb)を各酵素の推奨条件で増幅しました。その結果、**新製品 TaKaRa Ex Premier**では**8種類全ての標的**で目的の増幅産物が得られ、従来品 **TaKaRa Ex Taq® HS**だけでなく、A社の高正確・高成功率酵素に比べても**高い成功率・特異性**を示しました。

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。 ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
・本チラシ記載の価格は2022年1月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。 2021年12月作成G

タカラバイオ株式会社

首都圏支店・東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553
関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969
テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店